NOTICE SIMPLIFIEE DE L'UTILISATION DE LATIS PRO		
1. Faire une acquisition : bouton 👽		Paramètres «
Activer la ou les voies (EAO, EA1, etc) : Dans le cadre entrées analogiques, cliquer sur les boutons des entrées à activer.		Acquisition Entrées Analogiques Mode différentiel EA0 EA1 EA5 EA2 EA6
Paramétrer l'acquisition : Dans le cadre acquisition, onglet temporelle, entrer le nombre de points de mesure et la durée totale de l'acquisition.		EA3 EA7 Ajouter les courbes
Démarrer l'acquisition : Exécuter/acquisition des entrées ou F10		Points 10000 Te 500 μs Total 5 s
2. Le graphique : bouton <u> et fenêtre graphique</u> (fenêtre n°1, par exemple)		
Tracer une courbe:	Faire glisser la grandeur à placer en	ordonnée sur le graphique.
Changer le style :	Clic droit sur le nom de l'ordonnée croix)	pour choisir le style (points,
Changer l'échelle :	Clic droit sur le graphique, choisir c automatiquement. Double clic sur les graduations de	alibrage pour ajuster l'échelle e l'axe pour changer l'échelle

Enlever une courbe: Clic droit sur le nom de l'ordonnée ; puis retirer.

manuellement.

3. Exploitations du graphique :

mesures : Clic droit Réticule

(éventuellement clic doit nouvelle origine)

 ☆ Calibrage Annuler calibrage Réticule